

Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 170 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

| | |
|-----------------------|-------|
| Kallvattenanslutning: | DN 25 |
| Varmvattenanslutning: | DN 15 |
| Avloppsanslutning: | DN 32 |

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn på ögonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 6,5 bar. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
3. Fäst ögon- och nödduschskyltarna väl synligt.
4. Anslut eventuellt avlopp.
5. Kontrollera kombiduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att ventilerna inte är självstängande.
6. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Duschen skall alltid vara funktionsberedd.
Nödduschen aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att dragstången/handtaget förs tillbaka.
Ögonduschen aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ögonduschen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen.

Krusman kombidusch 3875 levereras med dammskyddslock på ögonduschmunstyckena. Skyddslocken fälls ner är duschen aktiveras.

Se till att duschen hålls ren. Säkerhetsblandare 3890, se separat blad.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.

Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**

